

Title:	<b>Zugriffe werden nicht ausgeführt</b>			ID:
				0258
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2002-12-02	2002-12-02	-	C <i>Ma</i>	

## Q:

Lift fährt hinunter. Zugriffe gehen verloren.

## A:

Der Timer für den Auto-End-Access ist T41. Es ist jetzt auf 1200=120s gesetzt.

Lesen des Timers: RD T41

Setzen des Timers: WS T41 9000 Setzt TimeOut auf 15Min

Die Änderung mittels "WS" ist permanent bis zum nächsten Laden einer neuen Firmware.

Deaktivieren des Auto-End-Access:

RS 1600

Nicht permanent. Nach Kaltstart wieder gesetzt.