

<b>Title:</b>	<b>Error Code 17</b>			<b>ID:</b>
				0369
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>	
2011-04-04	2011-04-04		CMA	

## Q:

Ich möchte sie um ihre erneute Hilfe erfragen.

Die von ihnen am 16.12.2010 erhaltene Firmware luden wir auf die Steuerung. Dies brachte uns nicht den erhofften Erfolg in Bezug auf den Error-Code 17:

## A:

Error #17 is CO2 timeout. Please set CO2 level to '0'. Before reset you may check setting

RD DM984

To put to '0'

WR DM894 0