

<b>Title:</b>	<b>CO2 Pressure Range</b>	<b>ID:</b>	
		0046	
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>
2005-07-20	2005-07-20	-	CMa

## Q:

Pourrais tu m'aider à répondre à la question suivant posée par un de nos clients ayant un Liconic 240 positions intégré à un BioCel.

quelle est la fourchette de pression que l'incubateur lié au BioCel est capable d'accepter?  
En clair, je voudrais mettre un inverseur automatique entre 2 bouteilles de CO2 et le "Liconic", mais je ne peux pas garder les mêmes pressions que celles qui sont appliquées actuellement avec une seule bouteille. Les manomètres dont je dispose ne semblent pas les mêmes que les 2 actuellement en place.

## A:

The pressure is not critical. We test the unit 1..4 bar. The difference you will see is the time the systems takes to reach the desired CO2 level. If you will run into the timeout (T92) we may well increase its value. Please try it out. If run into difficulties give me a call.